

CENTRÍFUGA NOVATECNICA

- 1) Ligar a centrífuga na tomada 110V;
- 2) Ligar botão posterior;
- 3) Apertar "F" para selecionar o programa desejado ("- " ou "+ " para alterar).
- 4) Conferir parâmetros apertando a tecla "F";
- 5) Apertar play (▶) três vezes para selecionar e iniciar a centrifugação ou voltar ao menu inicial.
- 6) Para interromper algum processo de centrifugação apertar play (▶).
- 7) Após terminar os processos de centrifugação desligar botão posterior e retirar a centrífuga da tomada.

- Programa 1

- Aceleração 20s
- Frenagem 30s
- Processo 1 min
- Velocidade 8500 RPM(6000g)

- Programa 2

- Aceleração 20s
- Frenagem 30s
- Processo 3 min
- Velocidade 15000 RPM (18900g)

- Programa 3

- Aceleração 20s
- Frenagem 30s
- Processo 1 min
- Velocidade 8500 rpm (6000g)