

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prensa Hidráulica Modelo SL-10



A Solab atua na fabricação de equipamentos para laboratórios em diversos segmentos como Fármaco, Hospitalar, Alimentos e Bebidas, Química, Petroquímica, Plantas e Solos, Cerâmica, Siderurgia, Papel e Celulose, Necropsia, Açúcar e Álcool, Microbiologia, Metrologia, Veterinária, Mineração, Borracha e Plástico, Têxtil e outras indústrias, participando do meio científico brasileiro, oferecendo equipamentos com alta tecnologia.

Estamos felizes em ter um produto Solab fazendo parte da sua empresa, esperamos manter a sua preferência pela nossa marca sempre que necessitar de equipamentos de laboratórios.

Solab - Assistência Técnica

A Solab oferece para seus clientes serviços de assistência técnica especializada em equipamentos do ramo de laboratórios, e ainda, contratos de manutenção preventiva e corretiva. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, por favor ligue para

(19) 3415-3990. Se preferir contate-nos pelo nosso site:

www.solabcientifica.com.br ou pelo e-mail:
assistencia@solabcientifica.com.br.

Índice

1. Apresentação.....	Pág 04
1.1 Ao Proprietário/Usuário.....	Pág. 04
1.2 Campo de aplicação.....	Pág. 04
2. Identificação do equipamento.....	Pág. 04
2.1 Ao Receber o equipamento.....	Pág. 04
2.2 Precauções Gerais.....	Pág. 04
2.3 Identificação do Modelo e medidas.....	Pág. 04
2.4 Identificação dos componentes.....	Pág. 05
3. Instalação do equipamento.....	Pág. 05
3.1 Instalação.....	Pág. 05
3.2 Ligações.....	Pág. 05
3.3 Possíveis Ocorrências.....	Pág. 06
4. Manutenção Corretivas/Preventivas.....	Pág.06
5. Termo de Garantia.....	Pág.06

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Ao Proprietário/ Usuário

Leia e observe todos os detalhes que contem no manual, a fim de auxiliar na instalação e utilização do equipamento, essas informações são essenciais para a operação adequada de seu equipamento.

O não cumprimento das instruções, implica na perda da garantia.

1.2 Campo de aplicação do equipamento

Equipamento destinado para uso em extração, esmagamento, moldagem, confecção de corpos de prova, determinação do ponto de lacre/compactação, etc.

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

2.1 Ao receber o equipamento

Observe cuidadosamente todos os itens que o acompanha, analise se há danos visíveis que podem ter sido causados pelo transporte ou se o equipamento esteja faltando itens que o acompanharia, caso algum desses problemas vierem a ocorrer, por favor, reportar imediatamente a empresa para que o problema venha a ser resolvido o mais rápido possível.

2.2 Precauções Gerais

Antes de ligar o equipamento, verifique a rede elétrica (Tensão/Potência) na qual será ligado, se possui as características idênticas as especificações na etiqueta de identificação, existente ao lado cabo de força. O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado em uma tomada fixada permanente na parede ou bancada.

OBS: Use a tomada de três pinos aterrada, não use tomadas com adaptador ou tomadas múltiplas.

2.3 Identificação do modelo e medidas

PRENSA HIDRAULICA COM AQUECIMENTO					
MODELO (SL)	POTÊNCIA (WATTS)	CORRENTE		TEMPERATURA (°C)	CONTROLE
		127V	220V		
10	0	0	0	AMBIENTE	ANÁLOGICO

2.4 Identificações dos componentes

Chave Manivela



3. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

3.1 – Instalação


Para um perfeito funcionamento é importante uma boa instalação, para isto siga as instruções abaixo:

- Retire o equipamento da embalagem e verifique se não houve algum dano durante o transporte, principalmente na estrutura.
- Observe se a rede de alimentação é estável e informe-se do padrão de tensão da tomada (caso o equipamento necessite de energia funcionar).
- Recomendamos instalar o equipamento em local sem umidade, isento de emanções corrosivas, e que a temperatura ambiente não exceda aos 35 °C.
- Utilizar o equipamento em uma bancada firme e nivelada,
- Use a tomada de três pinos aterrada, não use tomadas com adaptador ou tomadas múltiplas.
- Não obstrua a saída de ar traseira do equipamento, responsável pela circulação do ar interno.

3.2 – Ligações

- Conectar o cabo elétrico na rede elétrica na voltagem já identificada anteriormente (caso o equipamento necessite de energia funcionar).

3.3 – Operação

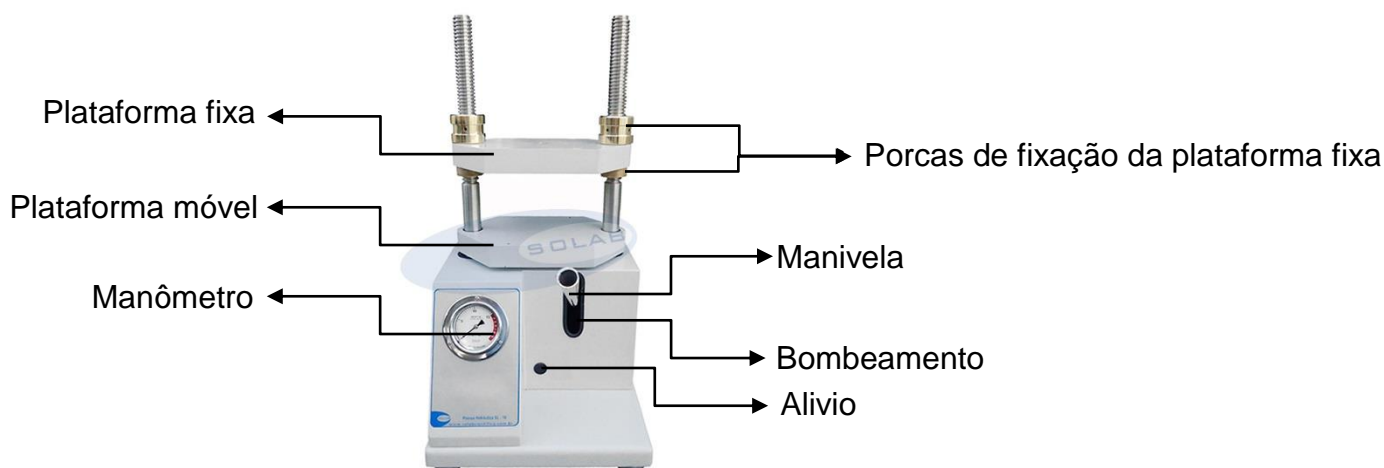

Para utilizar a prensa SL- 10 é necessário

- Ajustar a plataforma fixa na altura desejada
- Utilizar a manivela para verificar se o alívio se encontra fechado. (Sentido horário)
- Utilizar a manivela para bombear até atingir a pressão desejada.
- Utilizar a manivela para aliar a pressão

4. MANUTENÇÕES CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica SOLAB, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento. Utilize sempre as peças originais SOLAB

5. TERMO DE GARANTIA

A Solab fabricante de Equipamentos para Laboratórios concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da nota fiscal, conforme disposição do item “1”. Divididos da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal para vidros, peças plásticas (botões, puxadores, tampas e etc.) e lâmpadas.
- b) 12 (Doze) meses de garantia: Contra defeito de fabricação.

Condições desta Garantia:

3. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado a revenda ou fabricante através dos contatos no cabeçalho deste termo.

A Garantia perderá a Validade quando:

- 4. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 5. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução.
- 6. Não está coberta pela garantia quaisquer produtos armazenados no interior do equipamento.
- 7. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 8. O produto estiver em más condições de utilizações ou sofrer modificações e consertos feitos por terceiros ou entidades não credenciadas pela Solab.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

- 9. Despesas com Instalação do produto (exceto para casos acordados em proposta comercial).
- 10. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
- 11. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
- 12. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

13. Chamadas relacionadas a visitas técnicas ou manuseio do equipamento, serão passíveis de cobrança.

Outras disposições:

14. Para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

15. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

16. A Solab declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

17. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.